

راهنمای کاربری بن ماری جوش سرولوژی

۱- پنل دستگاه :

پنل دستگاه از یک سرولوم و یک نمایشگر جهت تنظیم و رویت زمان و دما تشکیل شده و کلید پاور اصلی و فیوز در قسمت پشت دستگاه در کنار کابل برق ورودی قرار دارد.

۲- راه اندازی:

با روشن کردن دستگاه نمایشگر پس از نمایش مشخصات کنترلر به حالت run درآمده دستگاه با تنظیمات قبل از شروع به کار خواهد کرد.

۱- برنامه دهی : جهت برنامه دهی در حال کارکردن دستگاه با فشار کلید به مدت ۳ ثانیه و شنیدن صدای بوق وارد فضای برنامه دهی شده کلید را رها کنید در فضای برنامه دهی سیستم به حالت stop رفته و برنامه قبلی را اجرا باز می نماید و آماده برنامه جدید می باشد.

۲-تنظیم دما : در فضای برنامه دهی با چرخاندن ولوم روی منوی time رفته کلید را یک لحظه فشار دهید سپس با چرخاندن ولوم زمان مورد نظر را روی نمایشگر تنظیم و با فشردن لحظه ای کلید به منوی time باز چنانچه درمنوی تایمر حالت off انتخاب شود تایمر خاموش و از مدار خارج خواهد بود.

۳-اجرای برنامه :

الف-پس از اتمام تنظیمات برای خروج از فضای برنامه دهی و اجرای برنامه جدید کلید را به مدت ۳ثانیه فشرده باشنیدن صدای بوق کلید را رها نمایید . نمایشگر run نمایش داده و برنامه جدید اجرا خواهد شد.

ب-در حال اجرای برنامه با فشردن لحظه ای کلید نمایشگر مقدار set شده دما و زمان باقی مانده را پشت سرهم نمایش داده سپس مجددا دمای جاری را نمایش خواهد داد.

پ-چنانچه در برنامه دهی تایمر عدد دهی شده باشد چراغ تایمر روشن شده پس از رسیدن دما به مقدار set شده چراغ تایمر شروع به چشمک زدن نموده با اتمام زمان تایمر بوق اتمام تایمر به صدا آمده نمایشگر end نمایش داده و دستگاه از کار باز خواهد ماند.

ت-برای شروع مجدد کار با دستگاه می بایست تایمر دوباره عدد دهی گردد زیرا با اتمام برنامه قبلی مقدار آن صفر شده.